



ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

RAPID TEST EASY



ชุดทดสอบ

- ไข่ (Cat. No. M2241)
- เคซีน (Cat. No. M2242)
- กลูเตน (Cat. No. M2243)
- บัควีท (Cat. No. M2244)
- ถั่วลิสง (Cat. No. M2245)
- ถั่วเหลือง (Cat. No. M2246)
- Crustacean (Cat. No. M2247)

ลักษณะเฉพาะ

- ใช้งานง่าย
- เหมาะสำหรับพื้นผิวการ Swab และน้ำล้าง
- ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม (มาพร้อมกับชุด swab)

ส่วนประกอบในชุดทดสอบ

- แผ่นทดสอบ (10 แผ่น)
- ชุด Swab (10 ชุด)
- คู่มือการใช้งาน

ลักษณะเฉพาะ

การปฏิบัติงาน

เวลาในการเตรียมตัวอย่าง

ไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง

เวลาในการทดสอบ

10 นาที

LOD สำหรับ swab

0.5 ppm (ไมโครกรัมโปรตีน/มิลลิลิตร)

LOD สำหรับน้ำล้าง

0.5 ppm (ไมโครกรัมโปรตีน/มิลลิลิตร)



Morinaga Institute of Biological Science, Inc.
2-1-1 Shimosueyoshi, Tsurumi-ku, Yokohama-
shi, 230-8504
JAPAN



www.miobs-e.com/tha/index.html

การเก็บรวบรวมตัวอย่าง

การ Swab พื้นผิว



Swab บริเวณ
ที่ต้องการ




เขย่าอย่างแรง



หยด 200 μ L (4 หยด)
ลงบนแผ่นทดสอบ

น้ำล้าง

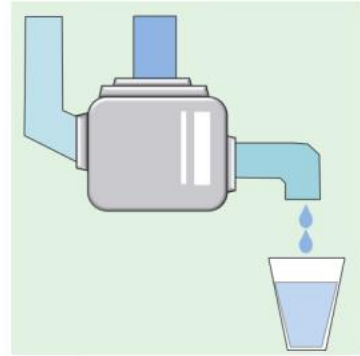

เก็บน้ำล้าง



หยด 200 μ L (4 หยด)
ลงบนแผ่นทดสอบ

รอ 10 นาที

ผลการทดสอบ



ผลบวก



ผลลบ

วิดีโออธิบาย

วิดีโอที่มีอยู่ในเว็บไซต์และช่อง YouTube ของเรา
ได้แสดงส่วนประกอบของชุดทดสอบทั้งหมด การเตรียม
ตัวอย่างที่ละขั้นตอนและวิธีการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

วัสดุควบคุมคุณภาพ (ไซ นม ข้าวสาลี)

ชุด Rapid Test Pro II

ชุดทดสอบ ELISA Kit II

Morinaga Institute of Biological Science, Inc.

www.miobs-e.com